


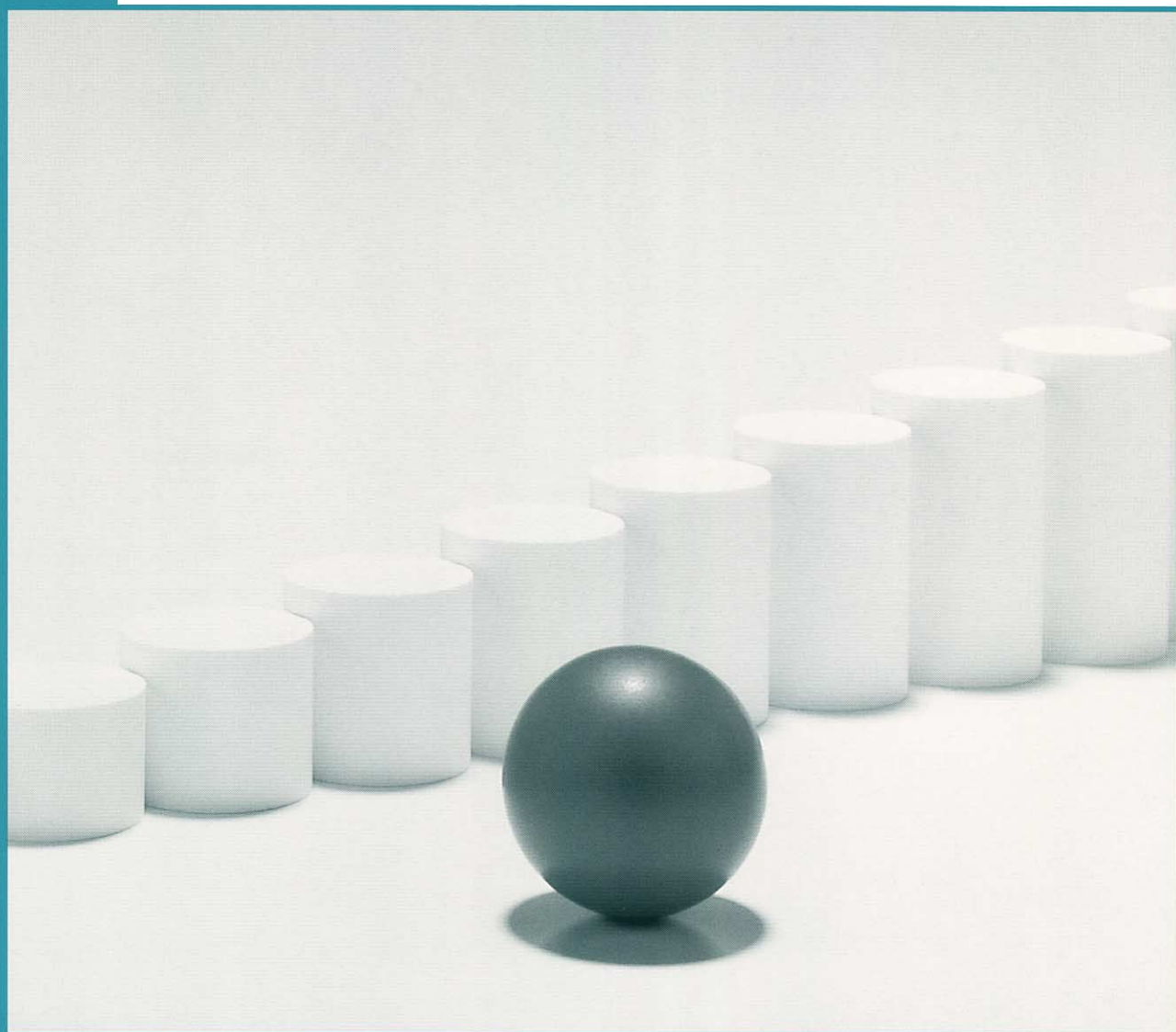

テーハー式連続分注器

TE-HER CONTINUOUS INJECTOR
"J & JS"

J型 & JS型



HIRASAWA WORKS

テーハー式連続分注器

TE-HER CONTINUOUS INJECTOR

"J & JS"

J型 & JS型

手軽な手持ちの定量分注器として、最も古くより最高の普及性を誇る分注器です。

ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注まで広く使われています。

特長

- 液量は正確です。
一度調整すればあとは正確な液量で分注します。
- 簡単に使えます。
どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。
- 能率的でつかれません。
手の繰り返し操作で正確で能率的な分注です。
- ステンレス鋼弁もあります。
接液部がすべてステンレス鋼製のJS型もあります。
- ジェット分注もできます。
液を勢いよく分注すると攪拌がいりません。
- 部品も円滑に供給できます。
部品は在庫してあります。品切れでも短い納期です。

機構

構造は分注硝子筒のピストン部にスプリングを巻き手で押して液を押し出し、スプリングで元の位置に戻る時に液を吸引します。この動作による液の流れを自動弁によって一定方向にします。この機構でピストンの行程液量を一定にさせ定量分注ができます。

J型 真鍮弁型



●仕様（一式内容）

1. 金属筒部／真鍮製クロームメッキ……………1組
2. 分注硝子筒／プリント目盛ロック先硝子筒……………1組
3. 手動用弁／真鍮製クロームメッキ……………1組
4. ゴム管／シリコン管50cm（4×7^{mm}/m）……………1本
5. 吸引球／真鍮製クロームメッキ……………1個
6. 分注針／ロック元真鍮・ステンレ鋼針……………1本
7. 弁付属品／弁球・スプリング・パッキング各2……………1組

●種類（真鍮弁型）

Cat.No.	品名	型式	液量範囲
1110	テーハー式 連続分注器 J型 (真鍮弁型)	J-05	0.15～0.5ml
1120		J-1	0.2～1ml
1130		J-2	0.5～2ml
1140		J-5	1～5ml
1150		J-10	2～10ml

※各部品は単一でも販売しています。

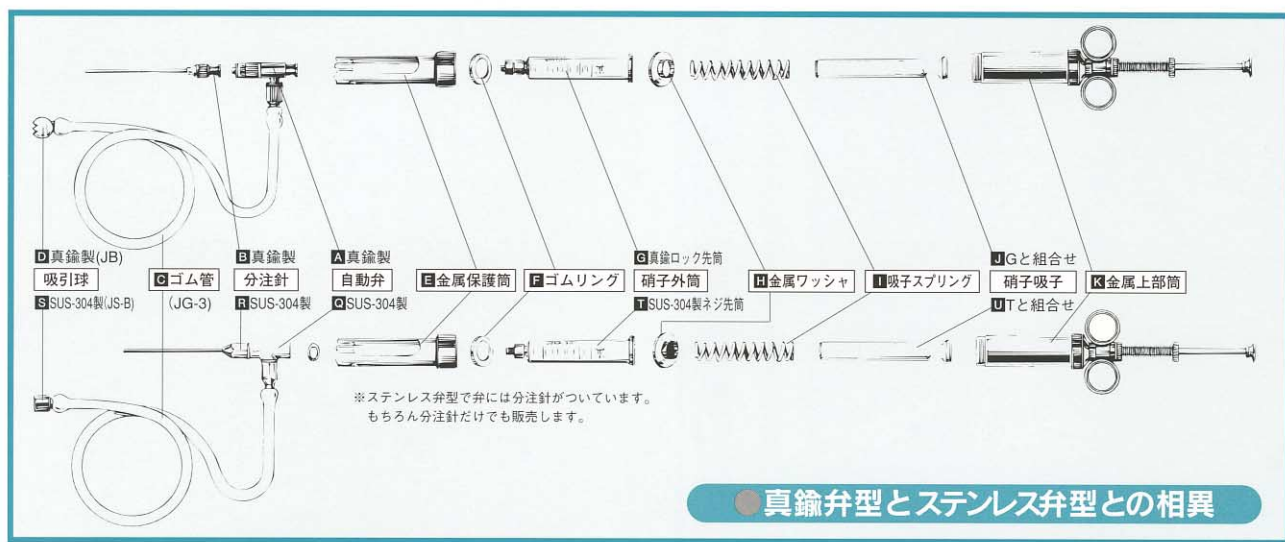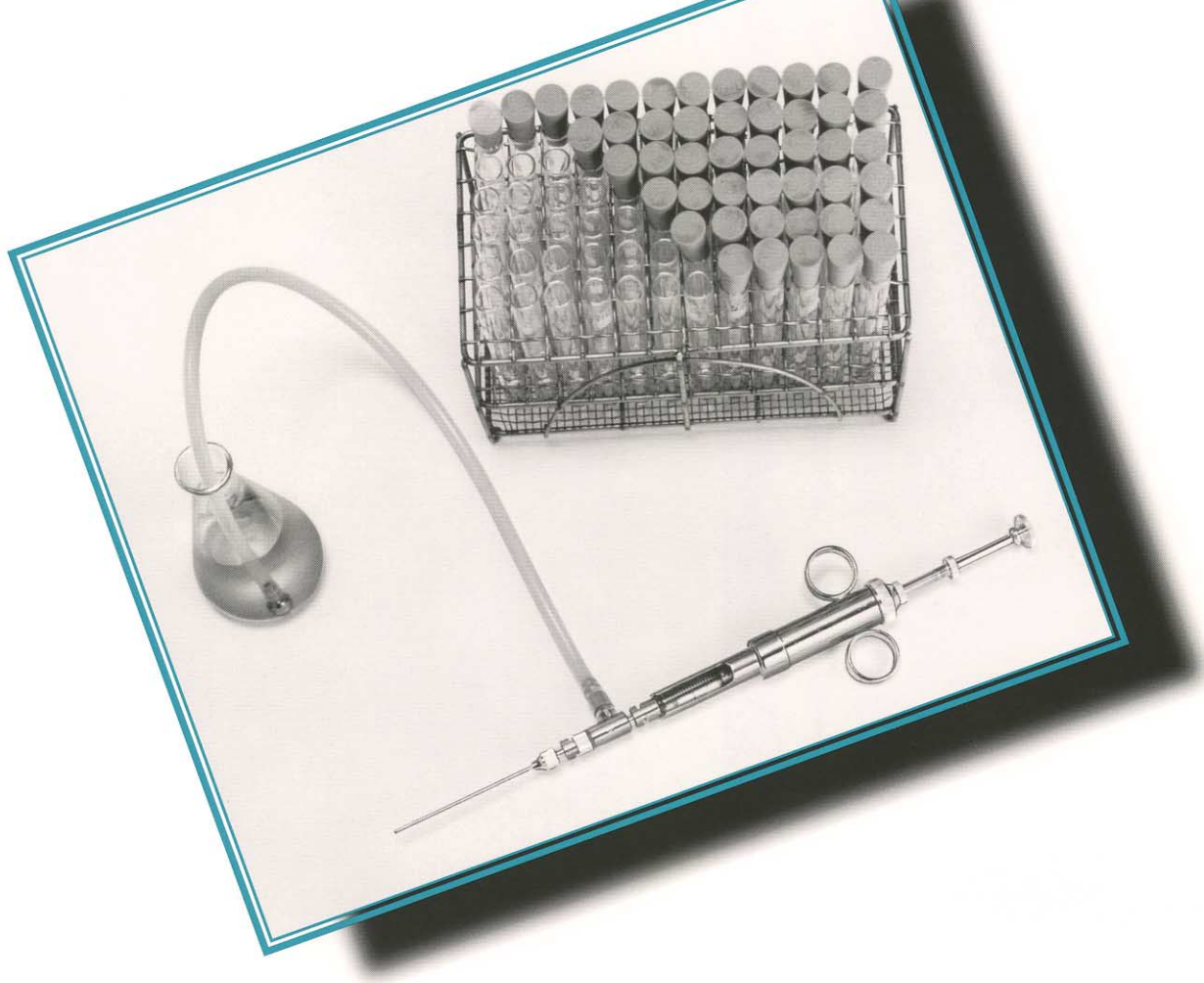

JS

型 ステンレス鋼弁型

●仕様（一式内容）

- 1.金属筒部／真鍮製クロームメッキ……………1組
- 2.分注硝子筒／プリント目盛ネジ先硝子筒……………1組
- 3.手動用弁／総ステンレス鋼製……………1組
- 4.ゴ ム 管／シリコン管50cm (4×7^{mm}/m) ……1本
- 5.吸 引 球／ステンレス鋼製……………1個
- 6.分 注 針／ネジ元ステンレス鋼針（弁に付き）……………1本
- 7.弁 付 属 品／弁球・スプリング・パッキング各2 ……1組

●種類

Cat.No.	品 名	型 式	液量範囲
1115	テーハー式	JS-05	0.15～0.5ml
1125	連続分注器	JS - 1	0.2～1ml
1135	JS型	JS - 2	0.5～2ml
1145	(ステンレス鋼弁型)	JS - 5	1～5ml
1155		JS-10	2～10ml

※各部品は単一でも販売しています。

テーハー式連続分注器固定台

連続分注器を卓上に固定したいときに使用します。

- 高さ調整可能／17～25cm
- 方向調整可能／360°
- 角度調整可能

●種類

Cat.No.	品 名	型 式	適合分注器
1101	テーハー式 分注固定台	J-FA	J-05～5・JS-05～5
1102		J-FB	J-10・JS-05



部品リスト

Cat.No.	品 名	型 式	備 考
1111	手動硝子筒 (真鍮ロック先) J型用	J-05P	25本目盛 J-05用
1121		J-1P	20本目盛 J-1用
1131		J-2P	20本目盛 J-2用
1141		J-5P	25本目盛 J-5用
1151		J-10P	25本目盛 J-10用
1116	手動硝子筒 (ステンレス鋼ネジ先) JS型用	JS-05P	25本目盛 JS-05用
1126		JS-1P	20本目盛 JS-1用
1136		JS-2P	20本目盛 JS-2用
1146		JS-5P	25本目盛 JS-5用
1156		JS-10P	25本目盛 JS-10用
1160	手動弁 (真鍮)	J-11V	J-05～J-10用
1165	手動弁 (ステン製)	JS-11V	JS-05～JS-10用
1166	手動弁付属品	J-11VA	J-11V・JS-11V用
1171	手動用分注針 (真鍮ロック元) J型用	J-N1	細1.2mm J-05・1用
1172		J-N2	太1.8mm J-2・5用
1173		J-N3	極太2.5mm J-10用
1176	手動用分注針 (ステンレス鋼ネジ元) JS型用	JS-N1	細1.5mm JS-05・1用
1177		JS-N2	太2mm JS-2・5用
1178		JS-N3	極太3mm JS-10用


Cat.No.	品 名	型 式	備 考
1188	吸引球 (真鍮)	J-B	J-05～J-10用
1189	吸引球 (ステン製)	JS-B	JS-05～JS-10用
1181	シリコンゴム管	JG-3	(長さ50cm) 4×7mm
1112	吸子スプリング (J/JS兼用)	J-05S	J-05・JS-05用
1122		J-1S	J-1・JS-1用
1132		J-2S	J-2・JS-2用
1142		J-5S	J-5・JS-5用
1152		J-10S	J-10・JS-10用
1113	金属ワッシャ (J/JS兼用)	J-05M	J-05・JS-05用
1123		J-1M	J-1・JS-1用
1133		J-2M	J-2・JS-2用
1143		J-5M	J-5・JS-5用
1153		J-10M	J-10・JS-10用
1114	ゴム・リング (J/JS兼用)	J-05R	J-05・JS-05用
1124		J-1R	J-1・JS-1用
1134		J-2R	J-2・JS-2用
1144		J-5R	J-5・JS-5用
1154		J-10R	J-10・JS-10用

※部品を御注文の際は必ずCat.No.と型式を御明示下さい。電動分注器の部品と混同して間違ふことがあります。

テーハー式電動分注器FHシリーズ

手動の電動分注器より多量で大容量の分注には電動分注器FHシリーズを御採用下さい。

- FH-10SS 0.2～20ml用
- FH-100DD 5～100ml用
- FH-300M 50～300ml用
- FH-500M 50～500ml用
- 容器が自動で動くXY移動台もあります。
別刷りのカタログを御要求下さい。

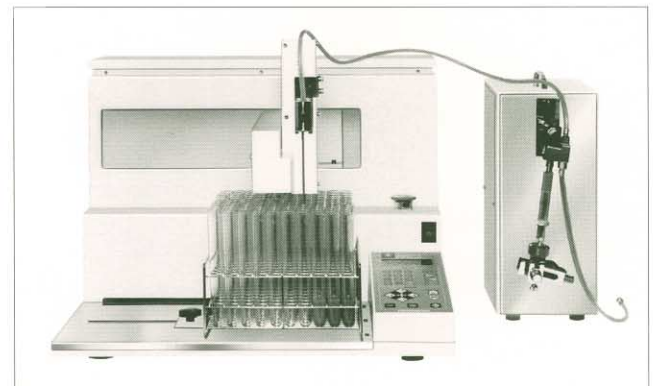

株式会社ヒラサワ

東京本社：〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目24-7
 TEL東京 (03) 3834-2331
 FAX東京 (03) 3836-1140
 大阪営業所：〒559-0024 大阪市住之江区新北島2-2-49-206
 TEL大阪 (06) 6683-7061
 FAX大阪 (06) 6683-7062